

增强型TBST缓冲液(20×)

Enhanced Tris-Buffered Saline with Tween Buffer (20×)

注:本产品常温运输。保存于室温,保质期12个月。

货号规格/Catalog Number and Size

| 货号 | 规格 |
|--------|-----------|
| BB023 | 100 mL |
| BB023M | 500 mL |
| BB023L | 500 mL×10 |

产品特点/Highlights

- **降低背景**
去污能力强,可有效降低背景信号,使曝光结果更干净;
- **长期保存**
添加新型强效防腐剂,可长期储存。

产品简介/Product Description

本产品为一款基于 Tris 的缓冲盐溶液,除传统的 Tween-20 外,含有新型去污剂,能够增强 TBST 的洗涤作用,降低膜背景信号。此外,本品添加了新型强效抑菌剂,无需担心染菌,可长时间稳定存储。适用于 Western Blot 中蛋白印迹膜清洗。

使用流程/Procedure

1 L 1× 增强型 TBST 缓冲液配制:取 50 mL 本品于 950 mL 蒸馏水或去离子水中,轻柔混匀。配制好的缓冲液即可用于洗膜。

注：使用本产品时，常规抗体洗膜 1*5 min 即可；对非特异性背景较高抗体，洗膜 3*5 min 可有效降低背景值。

注意事项/Notes

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅限科研使用。

